



# ENVIKIT ĐO AMONIAC

ENVIKIT 04Am  
0,1 – 10 mg/l (1 mg/l = 1 ppm)



- Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
- Thuốc thử chứa kiềm đậm đặc. Nếu dây lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.



1. Xay mịn thịt với ít nước cất ở nhiệt độ phòng. Để 1 giờ. Chắt lấy nước và lọc kỹ. Lấy nước, bỏ phần thịt.



2. Lấy 1/2 ống nước sạch vào ống thứ nhất, và 1/2 ống nước vừa lọc vào ống thứ hai. Nhỏ 5 giọt Thuốc thử 1, 5 giọt Thuốc thử 2 vào mỗi ống. Đậy nắp. Lắc. Nước có màu vàng. Chờ 3 phút.



3. Thêm 1 muỗng Thuốc thử 3 vào mỗi ống. Đậy nắp. Lắc cho tan. Nước chuyển dần sang màu xanh lá đến xanh dương. Chờ 10 phút cho màu ổn định.



4. So màu hai ống. Nếu ống nước lọc thịt có màu xanh đậm hơn thì thịt có amoniac, thịt ôi thiu.

$$\text{Amôniac trong thịt} \left( \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \right) = \text{Kết quả} \times \frac{\text{thể tích nước (ml)}}{\text{Khối lượng thịt (g)}}$$

Lưu ý: Kết quả có tính bán định lượng.

- Amôniac là chỉ thị cho thấy thịt bị ôi, hỏng.
- Để ống thử ngoài nắng giúp màu nhanh ổn định hơn.
- Luôn giữ băng màu trong bao.
- Rửa mọi dụng cụ, để khô cho lần đo sau.
- Có thể dùng nước Aquafina thay cho nước cất.

ENVIKIT AMÔNIAC được sản xuất theo tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ, thân thiện với môi trường nhờ không dùng hóa chất độc hại, đảm bảo chính xác và tin cậy, dùng cho cả nước ngọt lẫn nước mặn,

Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước,

ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất,

**NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM**  
**ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông**

**CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN**

**Web:** <http://www.binhlan.com>      **Email:** [binhlanbiochem.gmail.com](mailto:binhlanbiochem.gmail.com)

**Tài khoản:** Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.

**Văn phòng 1:** Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa  
TP. Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, P14, Q.10, TP. HCM

**Văn phòng 2:** 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

**Tel:** 08-39700106, **Đường dây nóng:** 0985714580

**Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng**  
**Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580**