



# ENVIKIT ĐỘ MẶN

ENVIKIT 09Sa1  
0 – 40 ‰ (1 ppt = 1 ‰)



**Kit không chứa thủy ngân**

- Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
- Thuốc thử chứa muối bạc. Nếu dấy lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.



**1.** Dùng ống tiêm lấy 0,2 ml mẫu nước cho vào lọ thủy tinh. Thêm 1 ống nước tinh khiết Aquafina.



**2.** Nhỏ 3 giọt Thuốc thử 1. Nước có màu vàng nhạt.



**3.** Nhỏ, đếm từng giọt Thuốc thử 2 và lắc nhẹ. Nước trở nên vàng đục.



**4.** Ngừng khi nước chuyển màu hồng nâu.

## 5. Độ mặn

- ✓ Nếu số giọt trên 10 (lấy **0,2 ml** mẫu nước):  **$S (\%) = \text{Số giọt}$** .
- ✓ Nếu số giọt từ 6 -10 thì thêm 0,2 ml mẫu nước (tổng cộng **0.4 ml** mẫu nước). Làm tiếp bước 3, bước 4.  **$S (\%) = \text{Tổng số giọt} : 2$** .
- ✓ Nếu số giọt dưới 6 thì thêm 0.6 ml mẫu nước (tổng cộng **0.8 ml** mẫu nước). Làm tiếp bước 3, bước 4.  **$S (\%) = \text{Tổng số giọt} : 4$** .



## 6. Chú ý

- ✓ Không để bọt khí lọt vào ống tiêm khi lấy mẫu nước.
- ✓ Luôn đọc mức nước ở cạnh dưới lớn của pittông (ảnh).
- ✓ Cho sâu ống tiêm vào lọ thủy tinh khi bơm mẫu nước, tránh để mẫu nước dấy lên thành lọ.
- ✓ Rửa sạch ống nhựa bằng nước sạch trước khi lấy nước Aquafina.
- ✓ Đóng chặt các chai thuốc thử, rửa sạch mọi dụng cụ bằng nước Aquafina. Để khô cho lần đo sau.



ENVIKIT ĐỘ MẶN được sản xuất theo tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ, thân thiện với môi trường nhờ không dùng muối thủy ngân (Hg) rất độc hại, đảm bảo chính xác và tin cậy.

Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước,

ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất.

**NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM**  
**ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông**

**CÔNG TY TNHH SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN**

**Web:** <http://www.binhlan.com>      **Email:** [binhlanbiochem.gmail.com](mailto:binhlanbiochem.gmail.com)

**Tài khoản:** Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.

**Văn phòng 1:** Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa  
TP. Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, P14, Q.10, TP. HCM

**Văn phòng 2:** 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

**Tel:** 08-39700106, **Đường dây nóng:** 0985714580

**Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng**  
**Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580**